

## Приспособление для снятия колпачков К-2, К-2.6, К-3

### Описание

Приспособление предназначено для снятия алюминиевых колпачков с флаконов и бутылок с инфузионными растворами вручную:

**К-2** для пенициллиновых флаконов 10 и 20 мл, укупоренными колпачками К-2;

**К-2,6** для импортных флаконов с диаметром колпачков 26 мм;

**К-3** для инфузионных бутылок объемом 50, 100, 200, и 400 мл, укупоренными колпачками К-3.

Для снятия колпачка с флакона нужно соединить губки над колпачком флакона, сжать рукоятки приспособления и опустить рукоятки вниз. Колпачок вместе с пробкой снимется с флакона.



Приспособление для снятия колпачков используется:

- при проведении контроля продукции в лабораториях ОКК фармацевтических предприятий и в центрах контроля качества;
- при переработке брака на фармацевтических предприятиях;
- механиками при настройке закаточных автоматов в фармацевтических цехах;
- в больничных аптеках при мойке оборотной посуды.

### Технические характеристики

| Материал корпуса                 | нержавеющая сталь |           |
|----------------------------------|-------------------|-----------|
| Габаритные размеры, мм           | К-2               | 200x34x61 |
|                                  | К-2,6             | 200x43x61 |
|                                  | К-3               | 200x48x61 |
| Производительность, флаконов/час | 300-500           |           |
| Масса, кг                        | К-2               | 0,3       |
|                                  | К-2,6             | 0,35      |
|                                  | К-3               | 0,4       |

